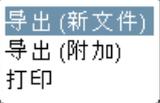


Multiskan GO 简明使用指南

- 按 **START** 键  开启仪器，通过左右键  选择板或比色杯
，按 **OK** 键  确定。
- 在板界面下，按 **FILE** 键 ，选择“新建” ，按 **OK** 键  确定。
- 默认板型为 96 孔板，如需修改为 384 孔板，则在板界面下，按下箭头  选择板型，按 **OK** 键进入板型选择 ，通过下箭头选择 384 孔，按 **OK** 键确定。
- 在板界面下，按下箭头选择区域 ，按 **OK** 键进入区域选择，按 **F3** 键  全选，按 **F1** 键  接受。如需孵育或振荡，可在板界面下按下箭头选择孵育 ，设置孵育温度和振荡参数。
- 在板界面下，按下箭头选择测量 ，按 **OK** 键进入测量设置，
 测量参数 ，在类型菜单上按 **OK** 键进入类型选择，可选检测波长为单波长、多波长或光谱扫描，按 **OK** 键确定，通过上下键  移动到波长
 波长 1 (nm):  450，按 **OK** 键进入波长设置，通过数字键“ 到  wxyz”输入待测波长，按 **OK** 键确定。
- 运行程序。按 **PLATE in/out** 键 ，仪器自动出板 ，放入微孔板，其中 A1 位对准微孔板托架的左上角。按 **START**  启动程序，仪器自动进板。
- 如需打印或导出数据，在结果界面中按 **FILE** 键，选择导出（新文件） ，插入 U 盘，按 **OK** 键导出。